

10X 免冰浴快速转膜液

货号/规格

D1015/500 ml

产品组成

组分	D1015
10X免冰浴快速转膜液	500 ml

保存条件

室温保存 1 年。

产品说明

10X 免冰浴快速转膜液可用于湿转法转膜，安全无毒，配制方便。可用于快速转膜，能在 15-35 min 完成转膜，产生热量少，无需冰浴。

仅需使用水和无水乙醇稀释成 1X 使用即可。

产品特点

1. 免冰浴：产热少，无需冰浴；
2. 高效快速：15-35 min 完成转膜；
3. 安全无毒：可用无水乙醇替代甲醇。

使用方法

1. 1X 转膜液的配制 (1L)：取 10X 转膜液 (100 mL) + 20% 无水乙醇 (200 mL) + 去离子水 (700 mL)，混匀备用。
2. 组装好转膜设备。
3. 在转印槽中加入 1X 转膜液，设定电流 400 mA，开始转膜。

注意事项

1. 转膜效率与蛋白大小和胶浓度有关，请根据蛋白大小选择合适浓度的 PAGE 胶进行电泳和转膜，以确保蛋白转膜成功。
2. 本产品仅用于科研。